



Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)

产品简介:

Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)由 1M Tris、Tricine、SDS 等组成, 不含变性剂 SDS, 用于 Tris-Tricine 缓冲液系统分离 SDS 和多肽, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1× 后使用。

产品组成:

| 名称 | SS0819 | 保存条件 |
|------------------------|--------|------|
| Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×) | 500ml | 4℃ |
| 说明书 | 1 份 | |

操作步骤(仅供参考):

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1× 后, 先在电泳装置的下缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阳极缓冲液, 装配, 和上缓冲液槽连接。
- 2、上缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阴极缓冲液, 以覆盖加样孔。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。