



## 甘油明胶封固液

### 产品简介:

甘油明胶封固液又称甘油明胶封片液，其英文名称是 Glycerol Jelly Mounting Medium，是一种参考经典的 Kaiser 方法配制的水性封片液，经过 NOVON 改良，不含苯酚，可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。按照每个样品封片需要 50  $\mu$ l 计算，10ml 可以用于 200 个样品的封片。

### 产品组成:

名称	SS0627	SS0628	保存条件
Glycerol Jelly Mounting Medium	10ml	50ml	4℃
说明书	1 份		

### 自备材料:

- 1、盖玻片、载玻片
- 2、显微镜

### 操作步骤(仅供参考):

#### (一)贴壁细胞样品

- 1、染色完毕后，尽量吸干净染色液。
- 2、加一滴 Glycerol Jelly Mounting Medium 于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
- 3、显微镜下观察细胞。

#### (二)组织切片

- 1、染色完毕后，尽量吸干净染色液。
- 2、加一滴 Glycerol Jelly Mounting Medium 于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。
- 3、显微镜下观察切片。

(三)其它样品：参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

### 注意事项:

- 1、封片液在温度较低时呈固态，使用前须在 37~40℃ 温育，并在完全溶解后使用。

**有效期:** 12 个月有效。