



抗酸染色液(改良 Kinyoun 冷染法)

产品简介:

分枝杆菌的细胞壁内含有大量脂质包围在肽聚糖的外面, 所以分枝杆菌一般不易着色。传统的染色方法要经过加热和延长染色时间来促使其着色。分枝杆菌中的分枝菌酸不染料一旦结合后, 就很难被酸性脱色液脱色, 故名抗酸染色。其中最具代表性的是结核杆菌 Ziehl-Neelsen 染色法, 该法是 WHO 推荐热染的方法。

NOVON 抗酸染色液(改良 Kinyoun 冷染法)属于冷染色液, 无需加热, 相对较抗酸热染色液安全。其染色原理是在室温条件下, 分枝菌酸不脱红结合成复合物, 经亚甲蓝复染后, 分枝杆菌仍然为红色, 而其他细菌及背景中的物质为蓝色。该染色液较 Kinyoun 冷染法要浅, 更适用于抗弱酸染色。

产品组成:

名称	SS0469 3x50ml	SS0470 3x100ml	保存条件
试剂(A): 改良 Kinyoun 复红染色液	50ml	100ml	RT 避光
试剂(B): Kinyoun 脱色液	50ml	100ml	RT
试剂(C): 亚甲蓝染色液	50ml	100ml	RT 避光
说明书	1 份		

自备材料:

- 1、接种环
- 2、载玻片
- 3、蒸馏水
- 4、显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、接种环挑取待检样本, 涂布于载玻片上, 自然干燥。
- 2、滴加改良 Kinyoun 复红染色液, 染色 5min。
- 3、不必加热, 蒸馏水冲洗。
- 4、用 Kinyoun 脱色液脱色 3min。
- 5、蒸馏水冲洗。
- 6、用亚甲蓝染色液染色 3~5min。
- 7、蒸馏水冲洗。
- 8、轻轻吸干水分, 自然干燥。
- 9、油镜镜检。

染色结果:

抗酸或弱抗酸菌	红色
非抗酸菌、细胞、背景	浅蓝色



注意事项:

- 1、每次使用后盖紧试剂瓶，以防试剂挥发和污染。
- 2、上述试剂均对人体有刺激性，请注意适当防护。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。