



## 迪夫快速染色液(Diff-Quik Stain)

### 产品简介:

Diff-Quik 染色是在 Wright 染色基础上改良而来的一种快速染色方法,是细胞学检查中常用的染色方法之一,染液是采用世界卫生组织(WHO)推荐的快速染色方法而配制,不 Wright Stain 类似都是利用 Romanowsky Stain 技术原理改良而来的,染色结果不瑞氏染色液也极其相似,但迪夫快速染色所需的时间极短,一般 90s 以内即可完成染色。

NOVON 迪夫快速染色液含固定液,主要用于血细胞涂片、骨髓涂片、阴道分泌物涂片、脱落细胞涂片等染色,非常适合用于批量浸染,背景清晰无沉渣。该染色液仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

| 名称 \ 货号                   | SS0199 3×100ml | SS0200 3×500ml | Storage |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|
| 试剂(A): Diff-Quik Fixative | 100ml          | 500ml          | RT      |
| 试剂(B): Diff-Quik I        | 100ml          | 500ml          | RT 避光   |
| 试剂(C): Diff-Quik II       | 100ml          | 500ml          | RT 避光   |
| 使用说明书                     | 1 份            |                |         |

### 自备材料:

- 1、载玻片
- 2、蒸馏水
- 3、显微镜

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、常规方法制备血液涂片或骨髓涂片,自然干燥或酒精灯火焰处理或 Diff-Quik Fixative 固定 20s。
- 2、Diff-Quik I 染色 5~10s。
- 3、Diff-Quik II 染色 10~20s。
- 4、水洗后立即趁湿在显微镜下观察。
- 5、将观察后认为有价值的片子带回实验室,用二甲苯透明,封固、保存。

### 染色结果:

|         |     |
|---------|-----|
| 细胞核、白细胞 | 深蓝色 |
| 基质、淋巴细胞 | 紫色  |
| 细胞质、红细胞 | 粉红色 |

### 注意事项:

- 1、Diff-Quik Fixative 是 Diff 与用固定液,如需大量可用甲醇替代。



- 2、血液涂片或骨髓涂片应厚薄均匀，以免影响染色效果。
- 3、血细胞涂片染色要求新鲜全血或 EDTA 抗凝血。
- 4、骨髓涂片染色要求制备好的涂片在空气中快速摇动或扇干，以防止细胞皱缩变形或因空气潮湿而溶血，不能用高温或火烤来干燥涂片。
- 5、阴道分泌物涂片染色要求新鲜标本涂片后，尽快以火焰或酒精固定，以免细胞变形。
- 6、脱落细胞涂片固定可采用自然干燥或固定液固定。
- 7、涂片染色中请勿先去除染液或直接对涂片用力冲洗。不能先倒掉染液，以免染料沉着于涂片上。
- 8、染色液可重复使用，但不能多次重复，若有沉淀物应过滤后使用。
- 9、染色过深可用甲醇或酒精适当脱色，最好不复染。
- 10、如果染色过深或过浅，应调整染色时间或工作液浓度。
- 11、pH 值对染色有一定影响，载玻片应清洁、无酸碱污染，以免影响染色效果。
- 12、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 12 个月有效。